

取扱説明書
ビスコテスタ
VT-06



この説明書の構成

この説明書は、ビスコテスト VT-06 の機能、操作方法などについて説明しています。
次ページ以降に、安全に関わる注意事項が記載されています。必ずお読みください。

この説明書は次の各章で構成されています。

概要

本器の特長について説明しています。

各部の名称と機能

構成部品、本器の上面、裏面などについて簡単に説明しています。

準備

電源の接続、ロータの取り付け方について説明しています。

測定

測定方法について説明しています。

応用部品

ロータ補長索について説明しています。


仕様

本器の仕様を記載してあります。

*本書中の会社名、商品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

安全にお使いいただくために

この説明書の中では、事故防止上必要と思われる部分に、下記のような表示をして注意を喚起しています。身体の安全を確保し、本器および周辺の設備などの損害を防止するために必要な事柄です。

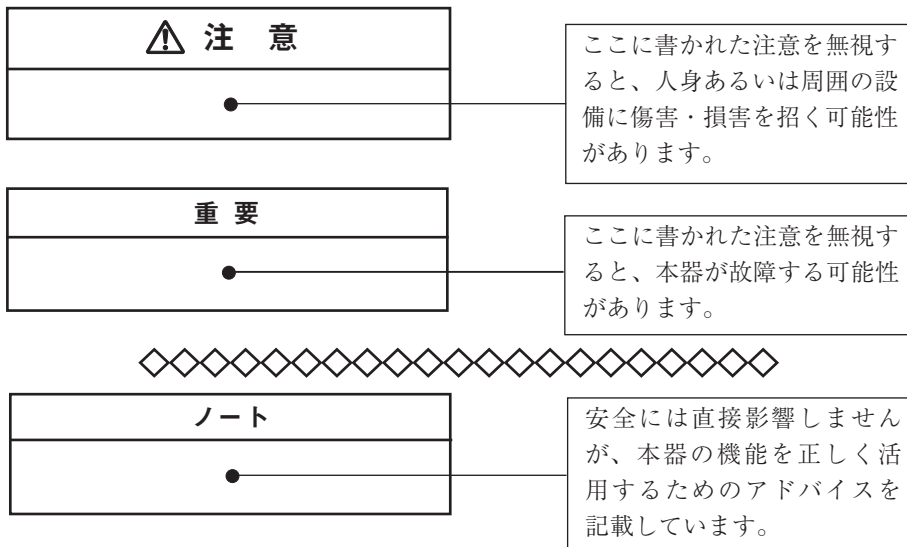

使用上の注意

- 1号、2号ロータはJISの300 mL ビーカーに約350 mLの試料を入れて測定するように設計されているので、他の容器を使用すると、ロータの受ける粘性抵抗が変わり測定値に誤差を生じます。作業上JISの300 mL ビーカーより十分に大きい容器で測定した場合は、測定値が小さくなります。

3号ロータを使用する場合は、3号カップと組み合わせないと測定値に大きな誤差が生じます。

※ JISの300 mL ビーカーは約420 mLの容積があります。

- 各ロータの測定範囲で重複している部分があります。

例えば、3号と1号では、3 dPa·s～13 dPa·s、1号と2号では100 dPa·s ～150 dPa·sの範囲の粘度はどちらのロータでも測定できます。しかし、試料の性質上あるいは本器の校正上、ロータを変えることによって、測定値に差を生じることがあります。そのため、データに正確さを期する上で測定値にロータ番号を付記してください。

- 1 回の測定は、100 秒以内としてください。
- 本器の使用温湿度範囲は 5℃～35℃、10%～90%RH です。
- 駆動部は密閉されていないので、揮発性ガスや粉塵などの雰囲気中では使用しないでください。駆動部に浸入すると故障の原因となります。
- ロータの取り付け、取り外しのときは本器を水平にし、ロータを垂直に下げて静かにねじってください。その際ロータ取付軸には縦にも、横にも無理な力を加えないでください。故障の原因になります。
- ロータ取付軸は本器にねじ込まれています。ロータの着脱時に脱落しないように注意してください。
- ロータ取付軸のゴムカバーは測定時に脱落する可能性があるため、試料への異物混入を避けたい場合は、ゴムカバーを外して測定してください。
- 使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。乾電池の漏液のために本器をいためることがあります。

- 水や埃のかかる場所や高温・高湿・直射日光下で保管しないでください。また、塩分・硫黄分・化学薬品・ガスなどにより悪影響を受ける恐れのある場所での使用や保管はしないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 本器や乾電池を廃棄する場合は、国または地方自治体の条例に従ってください。
- 液晶表示面は傷つきやすいので、ペンや鉛筆、ドライバなどでつついたり叩いたりしないでください。
- 本器の汚れを取り除く場合は、乾いた柔らかい布またはぬるま湯で良く絞った布を使用してください。ベンジンやアルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。
- スタンド V A-04 (別売) は本器を安定に保持するので、長時間の粘度測定や粘度が連続して変化していく測定には大変便利です。
- 測定精度維持のため、定期的に点検を受けてください。
- 万一故障した場合は手を加えずに、故障内容を明記して販売店または当社サービス窓口 (裏表紙参照) にご連絡ください。

粘度の単位の変更

JIS および国際単位系に従い、粘度の単位をパスカル秒 (Pa・s) で表示しています。
Pa・s とポアズ (P) の関係は以下のようになります。

$$1 \text{ dPa} \cdot \text{s} = 1 \text{ P}$$

dPa・s : デシパスカル秒

P : ポアズ

目 次

安全にお使いいただくために	iii
粘度の単位の変更	vii
概 要	1
各部の名称と機能	2
構成	2
上面	3
裏面	4
底面	5
表示部	6
操作部	7


準 備	9
電源.....	9
ロータの取り付け	12
試料の準備	13
測 定	14
応用部品.....	17
ロータ補長索	17
仕 様	18

概 要


ビスコテスト VT-06 は現場で手軽に使える、小形の単一円筒形回転粘度計です。
ロータを試料液に入れて定速で回転させると、ロータに粘性抵抗が生じます。この粘性抵抗（トルク）を検出することで粘度が測定できます。
3 種類のロータの組み合わせで広い範囲の粘度測定ができます。

各部の名称と機能

構成

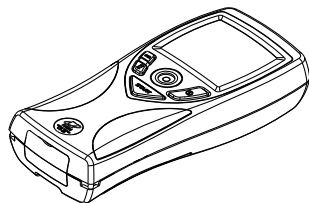

本体

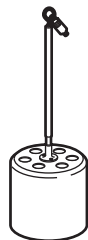


3号ロータ



1号ロータ



2号ロータ

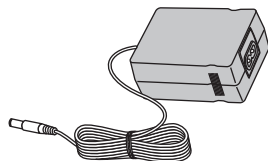

ACアダプタ



単3形乾電池




3号カップ




ロータ補長索

上面

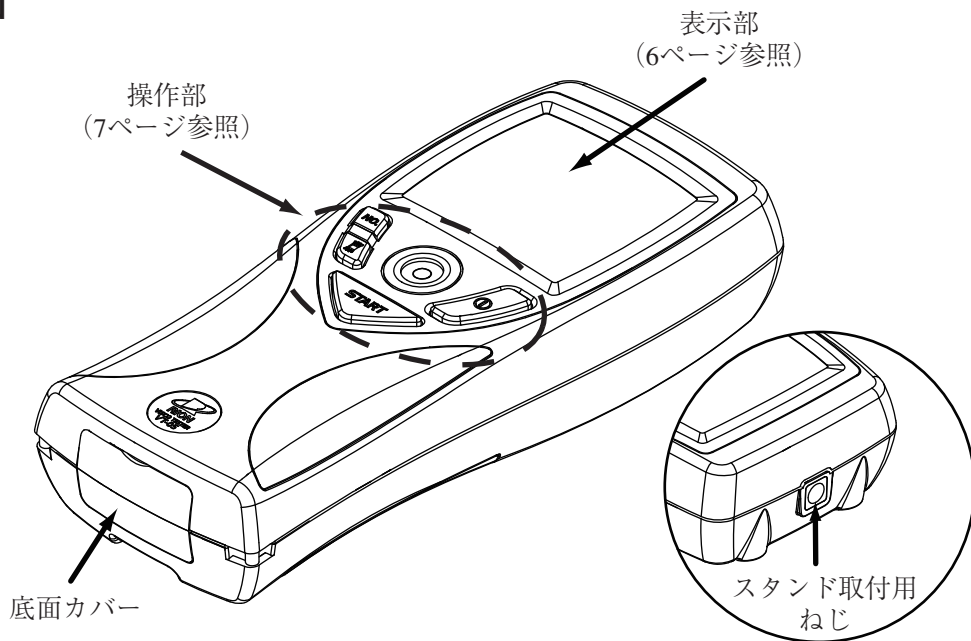

裏面

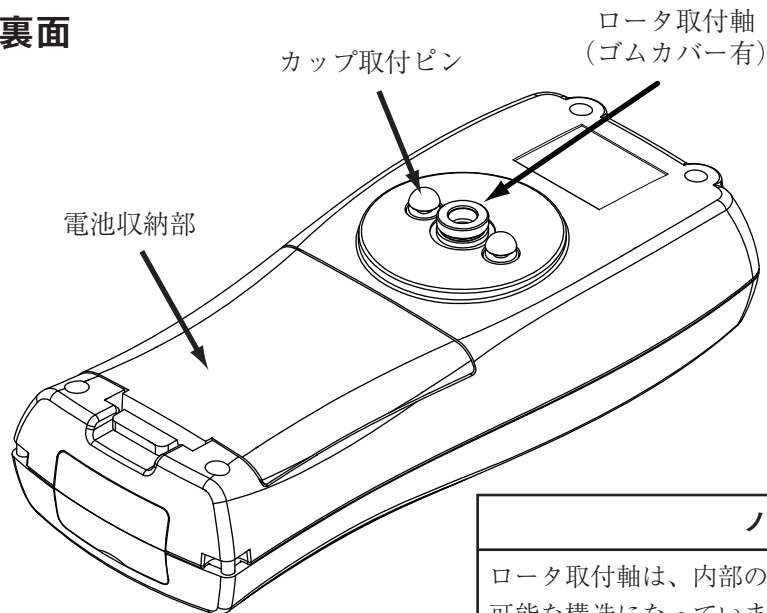


ノート

ロータ取付軸は、内部のギアを保護するために着脱可能な構造になっています。ロータ同様左ねじなので、ロータを外す際に緩むことがあります。この場合は取付軸をかるく締めてください。

底面

外部電源端子 (DC IN)

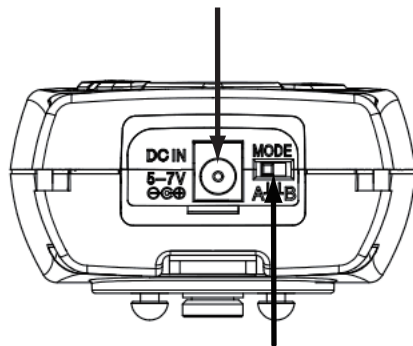


MODE切替スイッチ

A : 通常動作


B : 電源キーを入れると同時にモータが回ります。

表示部

表示例

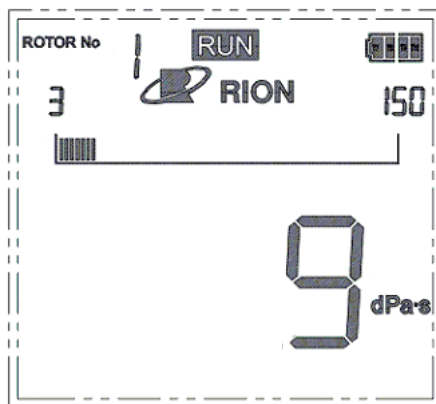

操作部

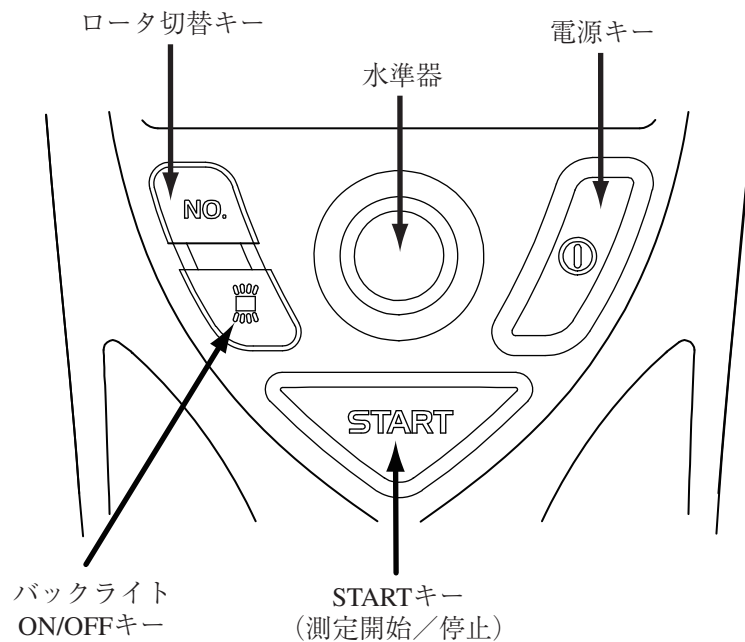

電源キー

電源を ON/OFF するキーです。1 秒以上長押しして電源を ON/OFF します。

START キー

測定を開始するとき、または測定を停止するときに使用します。

バックライト ON/OFF キー

バックライトを点灯 / 消灯する際に使用します。バックライトは点灯したまま一定時間操作しないと自動的に消灯します。

ロータ切替キー


ロータを選択するときに使用します。

準 備

電源

AC アダプタを使用する場合

AC アダプタを使用するときは、AC アダプタの出力プラグを本器の外部電源端子に差し込み、AC アダプタのプラグを AC コンセント (100 V～240 V) に差し込みます。

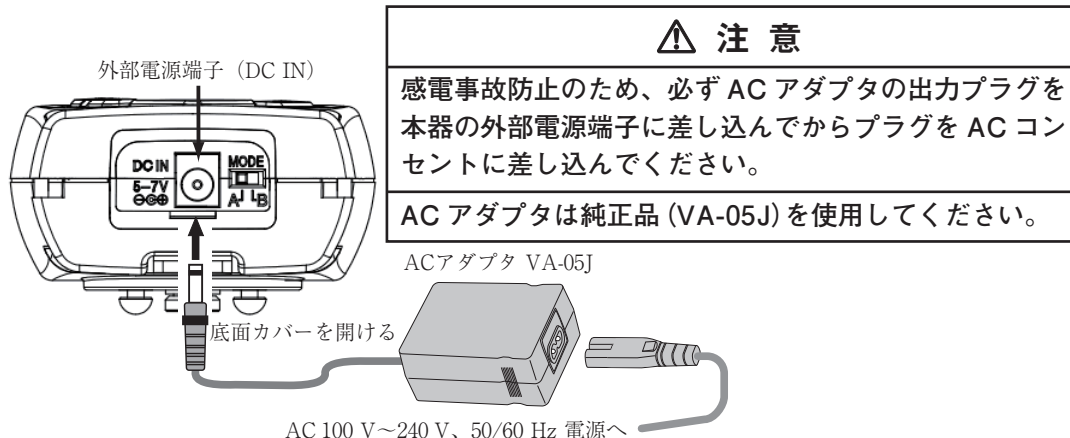



電池を使用する場合

単3形乾電池使用のときは、必ず使用する電池の種類（アルカリ乾電池またはニッケル水素充電電池）に合わせて、電池収納部内のスイッチを切り替えてください。

アルカリ乾電池（ALKALINE）とニッケル水素充電電池（NI-MH）の切替スイッチ

電池電圧のチェック

粘度の測定中は表示部の電池残量表示を確認してください。電池が消耗するに従い、黒い部分の面積が減ります（4段階）。

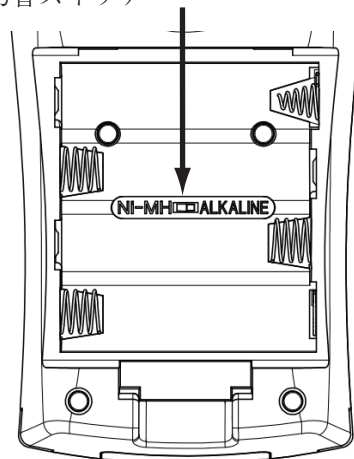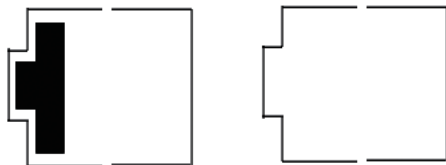


電池残量表示が1個の場合：速やかに新しい電池と交換してください。

電池残量表示が0個の場合：測定できません。新しい電池と交換してください。

乾電池の入れ方

1. 電池収納部のカバーを図のようにして外します。
2. 図に従って極性を間違えないように単3形乾電池を4本入れます。
3. カバーを元のように取り付けます。

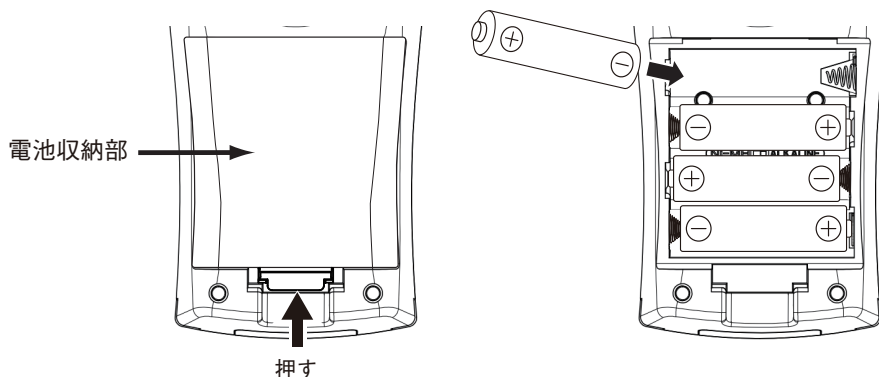

この部分を矢印の方向に押してから、上方向に引き上げると、カバーが外れます。

⚠ 注意

電池は逆差ししないでください。

ロータの取り付け

試料の粘度に応じたロータ (18 ページ参照) を選びロータ取付軸にねじこみます。

ノート	
	青いゴムカバーには、表裏があります。面の広い方が表です。本体ケースと青いゴムカバーが接触していないことを確認してください。 × ○ 位置がずれないように取り付けてください。 ・ 試料の粘度がわからないときは、2号ロータ、1号ロータ、3号ロータの順序で粘度を測定してください。 ・ ロータの取付部のねじは、左ねじなので、左に回してねじこんでください。 ・ ロータ取付軸の (青い) ゴムカバーを正しく取り付け、本体ケースに接触していないことを確認してください。接触があると正しく測定できない場合があります。 ・ ロータを外すときは、ロータ取付軸の (青い) ゴムカバーを指で保持しながらロータを右に回してください。

試料の準備

試料の粘度によってロータを選びますが、容器も変わります。

1号、2号ロータの場合、JISの300 mL ビーカー※は約350 mL、3号ロータの場合、3号カップは約150 mLの試料量が目安です。


※ JISの300 mL ビーカーは約420 mLの容積があります。

ノート
カップ、ビーカーにロータを入れたとき、試料があふれないように試料の量を調整してください。
粘度の低い試料の測定では、ロータ回転時に試料がこぼれることがあるので、測定前に試料の量を調整してください。
JISの300 mL ビーカーは付属していないので、市販品をご用意ください。

測 定

1. 本器を手で持つか、または専用のスタンド (VA-04) に取り付けて、水準器によりほぼ水平に保持します。
2. ロータはカップまたはビーカーの中心に置き、ロータの液面マークのほぼ中央まで試料に入れます。
3. 電源キーを 1 秒以上長押しして電源を入れます。
4. ロータ切替キーを押してロータを選択します。
5. START キーを押します。

表示部に **RUN** が表示され、ロータが回転し始めるので、粘度表示が安定するまで待ちます。表示安定後、再度 START キーを押すと、ロータの回転が停止し、測定値が保持されるので、表示値を読みます。

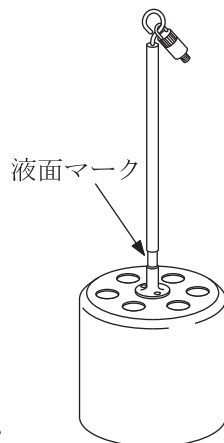

6. 測定が終わったら、電源キーを1秒以上長押しして電源を切ります。

*脱調について

ロータが回転を始めるときに、一時的に過負荷となると、脱調（うまく回転できない状態）という現象を起こすことがあります。この場合、本器は画面に FAIL を表示し、ロータを一旦停止してから再度回転させます。

重 要

測定値が、各ロータの測定レンジの下限を下回った場合には、バーグラフの左下に **UNDER** が表示されます。また、測定レンジの上限を超えた場合には、バーグラフの右下に **OVER** が表示されます。適正な範囲になるようにロータを選択してください。

ノ ー ト

電池の寿命は測定する試料の粘度によって異なりますが、

- ・ 単 3 形アルカリ乾電池使用
- ・ 1 回の測定時間 100 秒
- ・ 各ロータの測定範囲での最大粘度の試料を測定

の条件では、約 300 回の測定が可能です。

ロータの回転中は、電源キーによる電源の OFF はできません。

応用部品

ロータ補長索


ロータ補長索は 30 cm の軸が丸環で 3 本連結されて折たためるようになっています。伸ばせば全長が約 90 cm となります。30 cm または 60 cm で使用するときは丸環をペンチで開いて不用な軸を取り外してください。外した後は丸環の切口を完全に閉じないと測定中にそこから外れることがあるので注意してください。

索の両端のねじは、雄ねじをロータ取付軸に、雌ねじをロータに接続します。

どちらも左ねじなので左回しで接続してください。

粘度の高い試料を測定するときに、連結部分が図のような形になりますが、測定値に影響はありません。

ロータ補長索はステンレス製です。

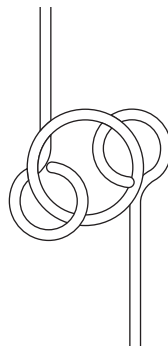

仕 様

適用法規 CE マーキング、WEEE 指令、中国版 RoHS

測定範囲（下記「試料容積」で指定された容器との組み合わせによる）

3号ロータ 0.3 dPa・s～13.0 dPa・s （表示分解能：0.1）

1号ロータ 3 dPa・s～150 dPa・s （表示分解能：1）

2号ロータ 100 dPa・s～4000 dPa・s （表示分解能：10）

試料容積

1号、2号ロータ

約 350 mL（JIS の 300 mL ビーカー使用）

3号ロータ 約 150 mL（3号カップ使用）

カップ底面から 15 mm 程度ロータ下端を離す

測定精度および再現性

指示値の $\pm 10\% \pm 1$ digit 再現性 $\pm 5\%$

※校正は JIS Z 8809:2011 粘度計校正用標準液による

※表示分解能に起因する丸め誤差が発生します


ロータ回転数	62.5 rpm
1 回の連続測定時間	100 秒以内
表示値の保持機能	測定終了時の表示値を保持する
バックライト機能	バックライトの点灯／消灯 自動消灯時間 60 秒(ロータ未回転時かつ電池使用時)
自動シャットダウン機能	機能(AC アダプタ未使用時) ロータ未回転時に 5 分間操作が行われなかった場合、自動で電源を遮断する
レジューム機能	電源遮断時のロータ番号の設定情報を保持する
使用温湿度範囲	5℃～35℃、10%～90% RH(結露のないこと)
電源	単 3 形アルカリ乾電池もしくはニッケル水素充電電池、または AC アダプタ VA-05J(5 V～7 V：定格電圧 6 V)
消費電流	最大トルク時：250 mA 以下
電圧チェック	電池残量表示(4 段階)
外形寸法・質量	175 mm(H)×77 mm(W)×45 mm(D)(最大寸法) 175 mm(H)×77 mm(W)×40 mm(D)(突起部を含まず) 約 260 g(電池を含まず)

付属品

1号ロータ (φ 24 mm × 53 mm × 166 mm)	SUS304	1
2号ロータ (φ 15 mm × 1 mm × 113 mm)	SUS304	1
3号ロータ (φ 45 mm × 47 mm × 160 mm)	SUS304	1
3号カップ (φ 52.6 mm × 75 mm)	SUS304	1
ロータ補長索 (筒入り) 全長約 900 mm (300 mm × 3)	SUS304	1
AC アダプタ	VA-05J	1
単 3 形アルカリ乾電池	LR6	4
取扱説明書		1
粘度測定のおしり		1
内容品明細表兼リオン製品保証書		1

別売品

スタンド	VA-04
------	-------

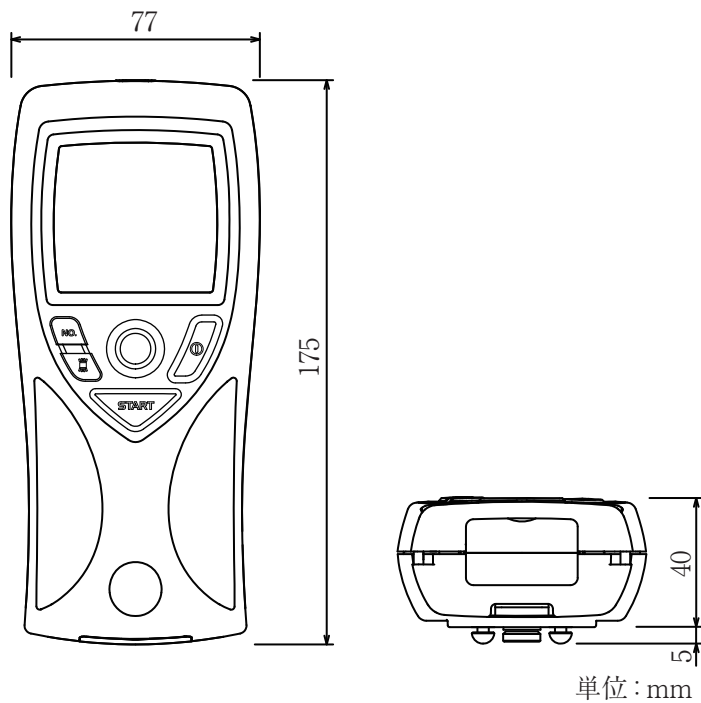

外形寸法図

(販売元)



リオン株式会社

<http://www.rion.co.jp/>

本社／営業部

東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号

〒 185-8533 TEL (042) 359-7887 (代表)
FAX (042) 359-7458

サービス窓口

リオンサービスセンター株式会社

東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号

〒 192-0918 TEL (042) 632-1122
FAX (042) 632-1140

西日本営業所 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル 6F

〒 530-0001 TEL (06) 6346-3671 FAX (06) 6346-3673

東海営業所 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル

〒 460-0002 TEL (052) 232-0470 FAX (052) 232-0458

九州リオン(株) 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号

〒 812-0039 TEL (092) 281-5366 FAX (092) 291-2847

(製造元) 京西テクノス株式会社

〒 206-0041 東京都多摩市愛宕 4-25-2



この製品は当社基準の有害化学物質を含有していないグリーンな製品です。

No. 58603 19-02